

# ماشین فام


دفترچه راهنما  
میکسر و پرمیل آزمایشگاهی



## ❖ نحوه راه اندازی و دستور کار با دستگاه میکسر و پرمیل آزمایشگاهی

- دستگاه را در محل مناسب و تراز، نصب و ثابت نمایید.
- برق دستگاه ( ۲ شاخه ) را به پریز تکفاز ۲۲۰ ولت وصل کنید.
- از آزاد بودن شفت و پروانه اطمینان حاصل فرمایید.
- کلید قطع اضطراری را با چرخاندن ساعت گرد باز کرده تا برق در دستگاه جریان پیدا کند.
- کلید بالابر را فشرده و شفت را بالا برده تا پاتیل کاملا زیر شفت میکسر قرار بگیرد.
- سپس شفت را پایین آورده تا در مرکز داخل پاتیل قرار گیرد.
- از گیره های جانبی برای محار کردن کامل پاتیل استفاده نمایید.
- کلید میکسر را چرخانده تا شفت میکسر آماده به کار شود.
- با استفاده از کلید تنظیم سرعت میزان سرعت شفت میکسر را تنظیم نمایید.

## ❖ راهنمای استفاده از پنل فرمان

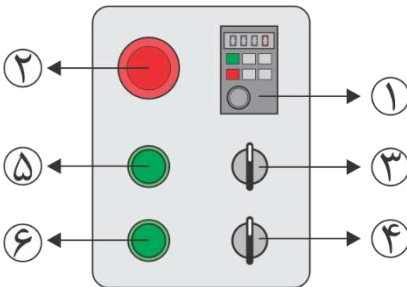

۱. نمایشگر دیجیتال
۲. کلید قطع اضطراری
۳. کلید تنظیم سرعت
۴. کلید میکسر
۵. کلید بالابر
۶. کلید پایین بر

## ❖ سرویس و نگهداری دستگاه میکسر و پرمیل آزمایشگاهی

- پس از هر بار استفاده از دستگاه شفت و بلید را شستشو نمایید
- گریس کاری راهنمای میکسر و ستون اصلی
- بازید تسمه های انتقال قدرت از الکتروموتور به شفت اصلی
- بازدید پیچ و مهره ها
- نگهداری و تمیز کاری تابلو فرمان و برق دستگاه


❖ لطفا بازدید و سرویس های فوق هر دو ماه، یک بار صورت گیرد.

❖ **How to set up and the guideline for the laboratory mixer and permil machine:**

- Install and fix the device in an appropriate place.
- Connect the power to the 220 Voltage single phase power supply.
- Make sure the shaft and blade are not in use.
- Open the emergency power key in order to allow power to flow through the device.
- Press the lift key and lift the shaft so that the tank is completely under the mixer.
- Then lower the shaft to fit inside the tank.
- Use the lateral receivers to fully fix the tank.
- Turn the mixer switch until the shaft is ready to work.
- Use speed adjustment key to adjust the speed of the mixer shaft.

**Instructions for using the control panel:**

1. Digital Display
2. Emergency shutdown key
3. Speed adjustment key
4. Mixer key
5. Lift key
6. Down key

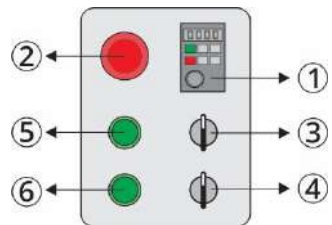

❖ **Service and maintenance of laboratory mixer and permil:**

- Rinse the shaft and blade after each use.
  - Grease mixer guide and main pillar.
  - Visit the power transmission belts from the electric motor to the main shaft.
  - Visit the bolts.
  - Maintenance and cleaning of the control panel and the electricity of the device.
- 
- **Please visit the above services every two months.**



# Mashinfam Company

producer of painting machines & chemical article

## Manual

Laboratory mixer and permil